

## Endotoxin Standard

### 细菌内毒素工作标准品(CSE)10-100EU/支

产品编号	产品名称	规格
BL5617A	细菌内毒素工作标准品(CSE)10-100EU/支	10 支/盒

#### 产品简介:

细菌内毒素标准品是自大肠杆菌 (E.coli O111:B4) 提取精制得到的内毒素, 加以乳糖及聚乙二醇为赋形剂冻干, 以第 1 批细菌内毒素国家标准品 (批号: 150800-201601) 为基准标定其效价。本产品为白色或类白色冻干粉, 在水中易溶。用于细菌内毒素试验中的鲎试剂灵敏度复核, 干扰试验和各种阳性对照, 并可用于光度法。

#### 使用方法 (仅供参考):

1. 试验所用器皿, 需经处理, 除去可能存在的外源性内毒素, 常用的方法是 250℃ 干烤 30 分钟, 也可用其他适宜的方法。试验所用器皿应确证无吸附内毒素的作用。试验操作过程应防止微生物的污染。

2. 以 100EU/支标准品为例, 使用时将细菌内毒素标准品用细菌内毒素检查用水 1mL 溶解 (或称复溶), 在涡旋混合器上混合 15 分钟, 然后制备成所需浓度的细菌内毒素标准溶液, 每稀释一步均应在涡旋混合器上混匀 30 秒。

#### 注意事项:

- 1、本品为体外试验试剂, 严禁用于人体。
- 2、试剂盒使用前仔细检查试剂盒是否破损和阅读产品说明书, 本品的承装容器为玻璃材质, 在运输及使用过程中容易受外力作用导致破碎, 请注意使用安全。发现漏气萎缩、发黄的请勿使用。
- 3、本产品为一次性使用。
- 4、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 5、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 保存条件:

4℃ 保存, 产品开封前可保存 24 个月。

